

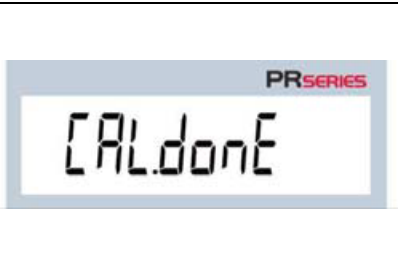



Skrócona instrukcja jak przeprowadzić adjustację (kalibrację) wewnętrzną wagi PR (OHAUS):

Sprawdź wypoziomowanie a następnie włącz wagę. Szalka powinna być pusta.

<p>Krok 1</p>	<p>Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tare / Menu-Cal, aż wyświetli się <i>MENU</i>, zwolnij przycisk pojawi się komunikat <i>CAL</i>.</p>	
<p>Krok 2</p>	<p>Naciśnij Yes, aby wejść do menu kalibracji i ponownie naciśnij Yes kiedy wyświetli się komunikat <i>Incal</i>. Uruchomi się proces adjustacji.</p>	
<p>Krok 3</p>	<p>Po skończonym procesie adjustacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat <i>CAL.done</i></p>	
<p>Krok 4</p>	<p>Naciśnij dowolny przycisk i waga wróci do trybu ważenia</p>	

Zaleca się wykonanie adjustacji w przypadku:

- włączenia wagi
- stwierdzenia zmiany temperatury w pomieszczeniu, którym stoi waga o 2°C lub więcej
- podejrzenia, że wskazania wagi są niepoprawne
- co około 4 - 6 godzin